


Durchflussgefäß

Flow-Through Vessel


D 300/pH

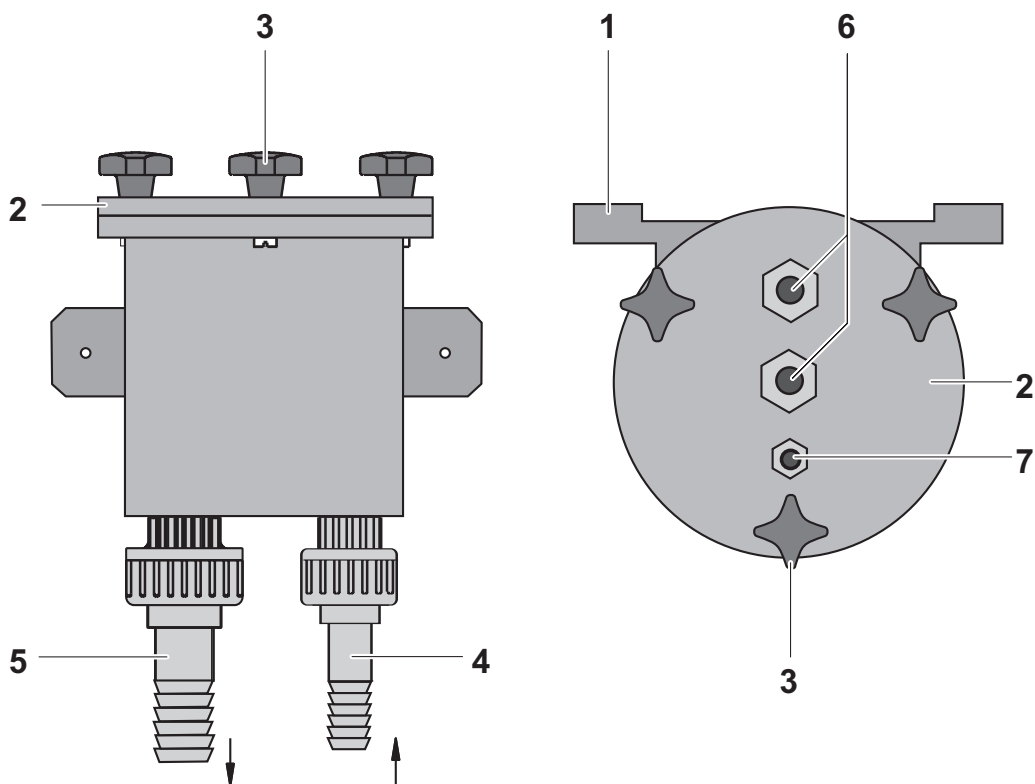

- 1 Halterung
- 2 Deckel zur Aufnahme von 3 Sensoren
- 3 Deckelbefestigung (Kreuzgriffschraube)
- 4 Zulauf mit Druckschlauchtülle,
Nennweite 15 mm
- 5 Ablauf mit Druckschlauchtülle,
Nennweite 20 mm
- 6 Sensorposition (M20 x 1,5)
- 7 Sensorposition (M12 x 1,5)

- Holding device*
- Lid to install 3 sensors*
- Star knob screw to fix the lid*
- Inlet with fitting for flexible pressure tubing, nominal width 15 mm*
- Outlet with fitting for flexible pressure tubing, nominal width 20 mm*
- Sensor position (M20 x 1.5)*
- Sensor position (M12 x 1.5)*

Montage Assembly

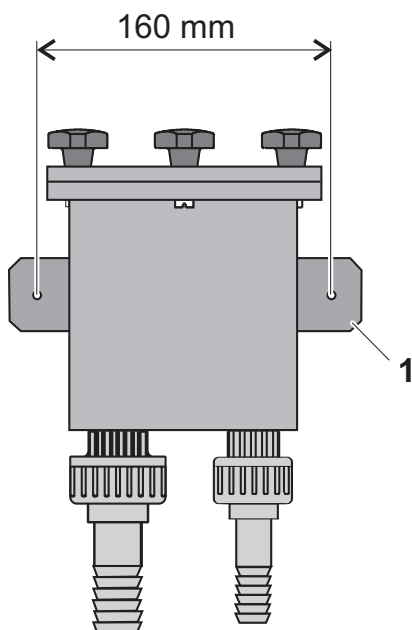

- 1** Durchflussgefäß an geeigneter Stelle mit Halterung (1) montieren.
Mount the flow-through vessel at a suitable place using the holding device (1).
- 2** Zu- und Ablaufschläuche anschließen und mit Schlauchschellen sichern.
Connect the inlet and outlet tubes. and secure them with tube clamps.




Ggf. zum einfacheren Aufstecken der Schläuche Anschlüsse abschrauben!
The tubes can be connected more easily when the fittings are unscrewed.

Einbau der Sensoren Mounting of sensors


- 1** Einbaupositionen wählen.
Select the mounting positions.

Position*	6a, 6b	7
Größe / Dimension	M20 x 1.5	M12 x 1.5
Klemmbereich / Clamp range	7 - 13 mm	3 - 7 mm
Sensoren / Sensors	z.B. / e. g. SensoLyt®-SE/GD/EC/Pt	z.B. / e. g. TFK 325

* gemäß Abbildung auf Seite 1 / according to the figure on page 1

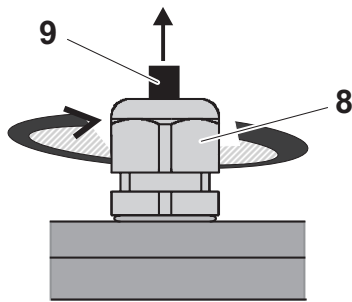


- 2** Verschraubung (8) lösen und Verschlussstopfen (9) entfernen.
Unscrew the screw connection (8) and remove the stopper (9).

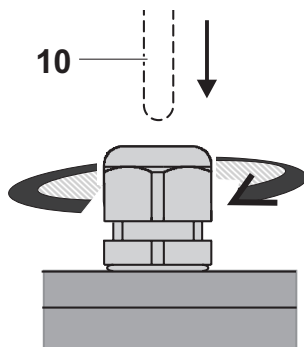

- 3** Sensor (10) einführen und mit der Mutter vorsichtig befestigen.
Insert the sensor (10) and carefully fix it using the nut.

Gefäß reinigen *Cleaning the vessel*

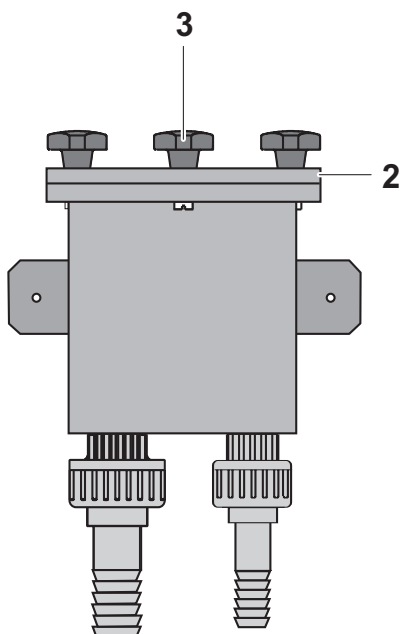

- 1** Sämtliche Sensoren demontieren.
Dismount all sensors.
- 2** Kreuzgriffschrauben (3) lösen und Deckel (2) abnehmen.
Unscrew the star knob screws (3) and remove the lid (2).
- 3** Gefäß reinigen.
Clean the vessel.
- 4** Deckel wieder montieren.
Remount the lid.

Technische Daten *Technical data*

Abmessungen

Höhe x Breite x Tiefe (mit Anschlüssen)	ca. 280 x 190 x 160 mm
Gefäßdurchmesser	125 mm
Deckeldurchmesser	155 mm
Gefäßvolumen	ca. 1200 ml
Einlauf	Schlauchanschluss, Nennweite 15 mm
Auslauf	Schlauchanschluss Nennweite 20 mm
Min. Durchflussmenge	ca. 1 l/min
Material	PVC
Max. Druck	< 1 bar

Dimensions

<i>height x width x depth (with spouts)</i>	<i>approx. 280 x 190 x 160 mm</i>
<i>diameter of vessel</i>	<i>125 mm</i>
<i>diameter of top</i>	<i>155 mm</i>
<i>Volume of the vessel</i>	<i>approx. 1200 mL</i>
<i>Inlet</i>	<i>Tube fitting, nominal width 15 mm</i>
<i>Outlet</i>	<i>Tube fitting, nominal width 20 mm</i>
<i>Min. flow quantity</i>	<i>approx. 1 L/min</i>
<i>Material</i>	<i>PVC</i>
<i>Max. pressure</i>	<i>< 1 bar</i>

Distributed by:



Carl Stuart Limited

ADVANCED APPLIED TECHNOLOGIES

Contact Us:

Irl Ph: 01 4523432

UK Ph: 08452 30 40 30

Web: www.carlstuart.com

Email: info@carlstuart.com