


EH/W 170

Wandhalterung *Wall holding device*

Art.-Nr. / Order No.: 109 274

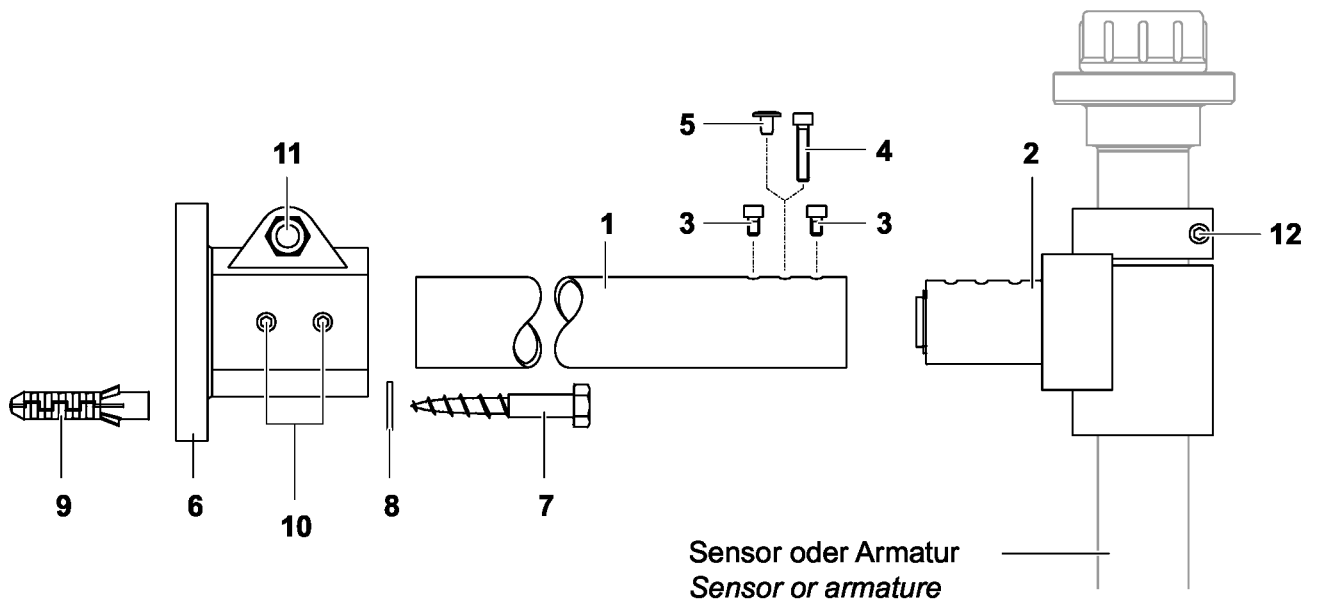

Distributed by:



Carl Stuart Limited

ADVANCED APPLIED TECHNOLOGIES

Contact Us:


Irl Ph: 01 4523432

UK Ph: 08452 30 40 30


Web: www.carlstuart.com

Email: info@carlstuart.com


1 Montage / Assembly

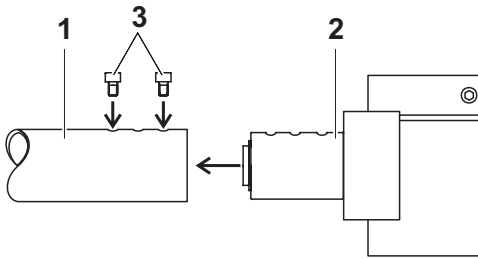

- Den Pendelkopf (2) in den Ausleger (1) einführen und mit den beiden Schrauben (3) fixieren.
- Insert the pendulum head (2) in the outrigger (1) and fix it with the two screws (3).

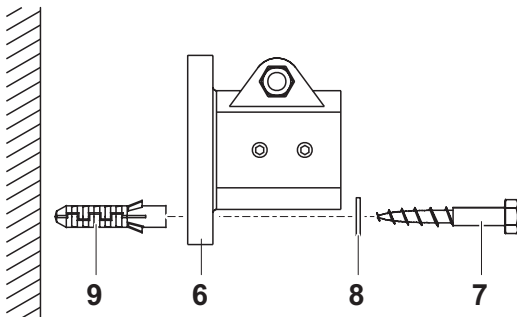


- Den Fuss (6) mit den vier Schrauben (7), Unterlegscheiben (8) und Dübeln (9) an der Wand befestigen.
- Fix the support (6) to the wall with the four screws (7), washers (8) and dowels (9).

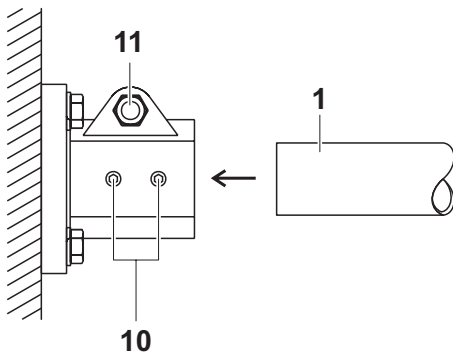

- Den Ausleger (1) in den Fuss einführen und mit den beiden Gewindestiften (10) fixieren.
- Insert the outrigger (1) in the support and fasten it with the two set screws (10).

Hinweis:
Die große Klemmschraube (11) am Fuss muss geschlossen bleiben.

Note:
The large attachment screw (11) at the support must be kept closed.

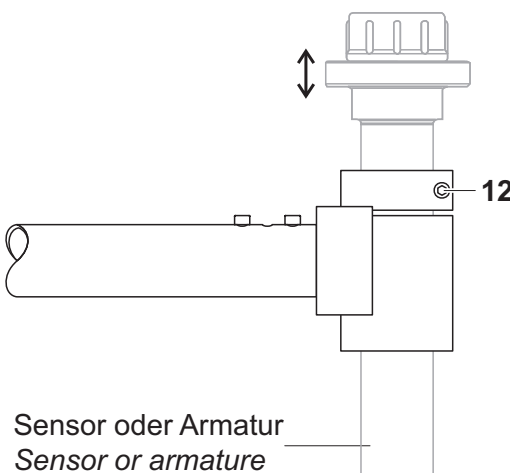


Sensor (bzw. Armatur) montieren:

- Den Sensor durch den Pendelkopf schieben.
- Den Sensor in die gewünschte radiale und axiale Position bringen und mit der Klemmschraube (12) fixieren.

Mount the sensor (or armature):

- Push the sensor through the pendulum head.
- Bring the sensor into the required radial and axial position and fix it with the attachment screw (12).

Sensor oder Armatur
Sensor or armature

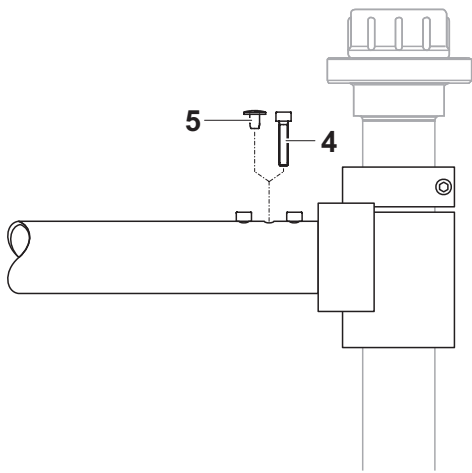**Starre Montage:**

- Die Achse des Pendelkopfs mit der Schraube (4) fixieren.

Fixed installation:

- Fix the axis of the pendulum head with the screw (4).

Pendelnde Montage:

- Die mittlere Bohrung am Auslegerrohr mit dem Verschlussstopfen (5) verschließen.

Pendulous installation:

- Close the center boring of the outrigger pipe with the plug (5).

**Hinweis**


Bei der pendelnden Montage empfehlen wir, eine lange (ca. 1,3 m) Armatur zu verwenden. Ansonsten eine eventuelle Kopflastigkeit beachten.

**Note**

We recommend to use a long (approx. 1.3 m) armature with the pendulous installation. Otherwise pay attention to a possible top-heaviness!

2 Technische Daten / Technical Data

Maßzeichnung / Dimensional drawing

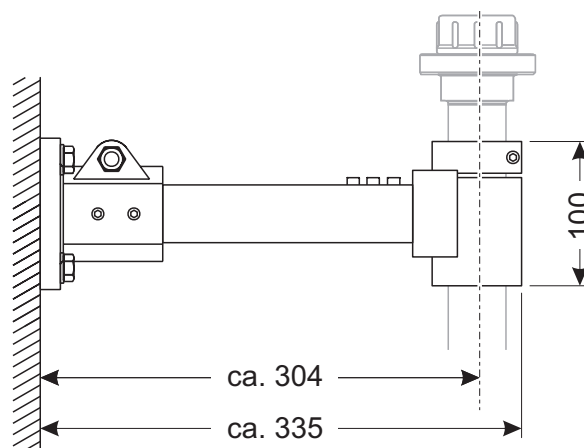

(Maße in mm / Dimensions in mm)

Materialien	Pos.	Bezeichnung	Material
	1	Ausleger	V2A Edelstahl 1.4301
	2	Pendelkopf	POM
	3	Zylinderschrauben M5 x 8	V2A Edelstahl 1.4301
	4	Zylinderschraube M5 x 25	V2A Edelstahl 1.4301
	5	Verschlussstopfen	PE
	6	Fuss	Aluminium-Druckguss
	7	Holzschraube 8 x 60	V2A Edelstahl 1.4301
	8	Beilagscheibe 8.4	V2A Edelstahl 1.4301
	9	Dübel	PE
	10	Gewindestifte	V2A Edelstahl 1.4301
	11	Klemmschraube	V2A Edelstahl 1.4301
	12	Zylinderschraube M5 x 25	V2A Edelstahl 1.4301

Materials	Pos.	Designation	Material
	1	<i>Outtrigger</i>	<i>V2A Stainless steel 1.4301</i>
	2	<i>Pendulum head</i>	<i>POM</i>
	3	<i>Cap screw M5 x 8</i>	<i>V2A Stainless steel 1.4301</i>
	4	<i>Cap screw M5 x 25</i>	<i>V2A Stainless steel 1.4301</i>
	5	<i>Plug</i>	<i>PE</i>
	6	<i>Support</i>	<i>Aluminum die-cast</i>
	7	<i>Wood screw 8 x 60</i>	<i>V2A Stainless steel 1.4301</i>
	8	<i>Washer 8.4</i>	<i>V2A Stainless steel 1.4301</i>
	9	<i>Dowel</i>	<i>PE</i>
	10	<i>Set screw</i>	<i>V2A Stainless steel 1.4301</i>
	11	<i>Attachment screw</i>	<i>V2A Stainless steel 1.4301</i>
	12	<i>Cap screw M5 x 25</i>	<i>V2A Stainless steel 1.4301</i>



Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH

Dr.-Karl-Slevogt-Straße 1
D-82362 Weilheim

Germany

Tel: +49 (0) 881 183-0
+49 (0) 881 183-100
Fax: +49 (0) 881 183-420
E-Mail: Info@WTW.com
Internet: <http://www.WTW.com>